


Stereo-seq 16 Barcode 建库试剂盒 V1.0 使用说明书

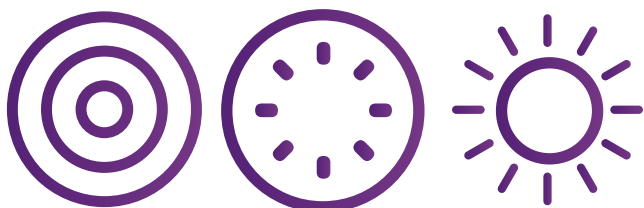

货号：101KL160 (16 RXNs)

试剂盒版本号：V1.0

文档编号：STOG00007

说明书版本号：A

版本历史

说明书版本：A
试剂盒版本：V 1.0
修订日期：2024 年 6 月
描述：首次发布

提示：请下载最新版说明书，与相应版本的试剂盒使用。

© 法律声明。

2024 深圳华大三箭齐发科技有限责任公司保留所有权利。

- 本产品仅用于研究，不用于诊断。
- 本手册上的内容可能全部或部分受到适用的知识产权法的保护。深圳华大三箭齐发科技有限责任公司和/或相应权利主体依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、版权等。
- 深圳华大三箭齐发科技有限责任公司不授予或暗示使用我们或任何第三方的任何版权内容或商标（注册或未注册）的权利或许可。未经本单位书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、更改、分发或发布本手册的程序或内容，不得使用或利用设计技巧使用或占有本单位或本单位关联方的商标、标识或其他专有信息（包括图像、文本、网页设计或形式）。
- 此处的任何内容都无意于或应被理解为对此处列出或描述的任何产品的性能的任何保证、表达或暗示。适用于本文所列任何产品的任何和所有保证均载于购买该产品所附的适用销售条款和条件。深圳华大三箭齐发科技有限责任公司不做任何保证，并在此声明对本文所述任何第三方产品或协议的使用不做任何保证。



目录

第一章 产品介绍	
1.1. 产品描述	2
1.2. 测序指南	2
1.3. 产品组成	2
1.4. 需自备物料清单	4
1.5. 注意事项	5
第二章 时空转录组FFPE文库制备	
2.1. 实验前准备	7
2.2. cDNA 扩增与纯化	7
2.3. PCR 产物双选	9
第三章 时空转录组FFPE文库结构和测序	
3.1. 文库结构	11
3.2. 适配测序仪	11
3.3. 文库测序类型	11
附录	
附录A. PCR Barcode Primer Mix 使用规则	12



提示：额外的操作提示和指导。



关键步骤：特别注意这些步骤，以避免实验失败或不好的结果。



质量检查点



注意：特别注意；操作不当或疏忽可能导致实验失败。



停止点：您可以在这里暂停实验并存储样品。

01

产品介绍



1.1. 产品描述

Stereo-seq 16 Barcode 建库试剂盒可实现针对 FFPE 样本的 cDNA 产物添加 Barcode 以及构建文库，适用于多样本混合测序，最多可支持 16 个样本混合测序。试剂盒经过严格的质量控制和功能验证，最大程度上保证了文库构建的稳定性和重复性，以及测序数据拆分的均一性和准确性。

1.2. 测序指南

使用本产品构建的测序文库可使用 DNBSEQ 测序平台进行测序。**详情请参考本手册第三章。**

1.3. 产品组成

- Stereo-seq 16 Barcode 建库试剂盒



* 关于产品货号、试剂组分等进一步信息见表格 1-1。

收到产品后

- 请尽快将产品按照指定条件保存。若转移时间较长，建议使用控温容器运输。
- 若发现冷链箱温度异常，可要求物流方现场打印温度实时监控记录表；签收后也可联系当地科研合作代表，以查询相关记录。
- 当运输条件、储存条件及使用方式都正确时，所有组分在有效期内均能保持完整活性。

表格1-1 Stereo-seq 16 Barcode 建库试剂盒的组分信息

试剂盒种类	组分信息	货号	管盖颜色	规格及数量
Stereo-seq 16 Barcode 建库试剂盒 货号：101KL160	KMB	1000047709	○ 白色	160 μL/支 × 1 支
	KME	1000047770	○ 白色	80 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix1	1000043201	● 红色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix2	1000043202	● 红色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix3	1000043203	● 红色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix4	1000043204	● 红色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix5	1000043205	● 橙色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix6	1000043206	● 橙色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix7	1000043207	● 橙色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix8	1000043208	● 橙色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix9	1000043209	● 黄色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix10	1000043210	● 黄色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix11	1000043211	● 黄色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix12	1000043212	● 黄色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix13	1000043213	● 绿色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix14	1000043214	● 绿色	25 μL/支 × 1 支
	PCR Barcode Primer Mix15	1000043215	● 绿色	25 μL/支 × 1 支
PCR Barcode Primer Mix16	1000043216	● 绿色	25 μL/支 × 1 支	
PCR Amplification Mix	1000043217	● 黑色	800 μL/支 × 1 支	


储存温度： -25°C ~ -18°C


冷链运输


有效期：见标签

1.4. 需自备物料清单

此清单列出了本实验所需的设备和物料。表 1-2 不包括标准实验室设备，如制冰机、生物安全柜、pH 计、冰箱等。

表格 1-2 自备物料推荐


仪器
PCR 仪
漩涡混匀仪
NEBNext® Magnetic Separation Rack (NEB, Cat. No.S1515S)
1.5-2 mL 管磁力架 (Thermo Fisher, Cat. No. 12321D)
Qubit® 3.0 荧光定量仪 (Thermo Fisher, Cat. No. Q33216) 或同等功能仪器
Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Cat. No. G2939AA) 或同等功能仪器
试剂
Nuclease - Free Water (NF water) (Ambion, Cat. No. AM9937)
1X TE buffer , pH 8.0 (Ambion, Cat. No. AM9858)
无水乙醇 (分析纯)
AMPure® XP (Agencourt, Cat. No. A63882)
SPRIselect (Beckman Coulter, Cat. No. B23317/B23318/B23319)
VAHTS DNA Clean Beads (VAZYME, Cat. No. N411-02)
(三种磁珠任选一种)
Qubit dsDNA HS Assay Kit (Invitrogen, Cat. No. Q32854)
安捷伦高灵敏度 DNA 分析试剂盒 (Agilent, Cat. No. 5067-4626)
耗材
1.5 mL 离心管
0.2 mL PCR 管 (Axygen, Cat. No. PCR-02-C) 或 96 孔板 (Axygen, Cat. No. PCR-96M2-HS-C)
10 μ L、100 μ L、200 μ L、1000 μ L 带滤芯吸头
Qubit Assay Tubes (Invitrogen, Cat. No. Q32856) 或 0.5 mL 透明薄壁管 (Axygen, Cat. No. PCR-05- C)

1.5. 注意事项

- 本产品仅适用于科研用途，不可用于临床诊断，使用前请仔细阅读本说明书。
- 实验前请熟悉需使用的各种仪器的注意事项并掌握其操作方法。
- 本说明书提供的实验流程是通用的，实际操作中可根据具体的实验设计、样本特征、测序应用和设备进行实验流程、反应参数的调整，以优化性能和效率。
- 推荐使用前将各试剂组分提前取出，将酶类组分瞬时离心后置于冰上备用，并将其他组分置于室温解冻。解冻后轻柔地上下颠倒数次使其充分混匀，瞬时离心后置于冰上备用。
- 为避免样本交叉污染，推荐使用带滤芯的吸头，吸取不同样本时请更换吸头。
- 推荐把 PCR 仪温度预热至反应温度。
- 应避免皮肤和眼睛直接接触样本及试剂，切勿吞咽样本及试剂，一旦发生意外请立即用大量清水冲洗并及时就医。
- 所有样本和各种废弃物均应按相关法规规定处理。

02

时空转录组 FFPE 文库制备

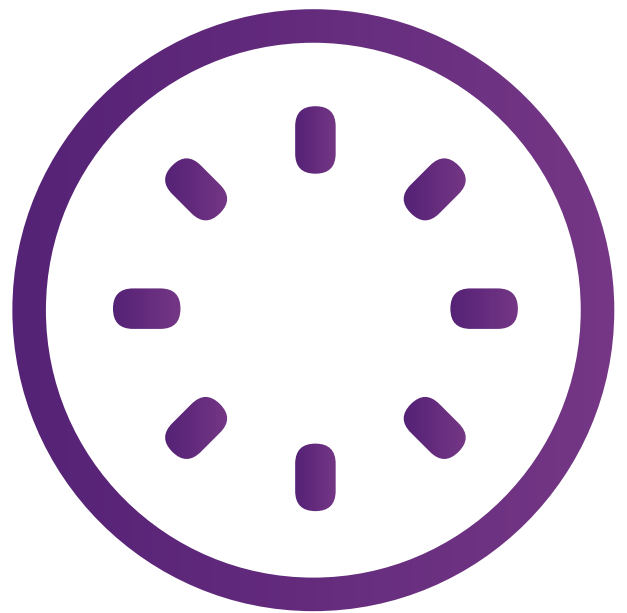

2.1. 实验前准备



 本实验用于稀释试剂的液体，除特殊说明外，均使用 **Nuclease-Free Water**。

准备试剂	准备流程	存储
80% 乙醇	无水乙醇稀释到 80%	室温 1 天
磁珠	提前取出平衡至室温	4 °C


2.2. cDNA 扩增与纯化

a. 每个反应投入 20 ng cDNA，按照表格 2-1 准备扩增 Mix 体系；

表格2-1 扩增Mix体系配制

组分	单个反应体积
PCR Amplification Mix	50 μ L
PCR Barcode Primer Mix	25 μ L
cDNA产物	X μ L
Nuclease-Free Water	25-X μ L
Total	100 μL



 cDNA 产物投入量： $X(\mu\text{L}) = 20 \text{ ng} / \text{cDNA 浓度} (\text{ng}/\mu\text{L})$

b. 准备PCR仪，待模块开始升温，将反应管放入PCR仪，按照表格2-2 PCR程序进行扩增。反应结束后，取出反应管。

表格 2-2 PCR扩增程序(反应体系100 μ L)

温度	时间	循环数
105 °C 热盖	on	-
95 °C	5 min	1
98 °C	20 s	8
58 °C	20 s	
72 °C	3 min	1
72 °C	5 min	
12 °C	Hold	-

c. 按照表格 2-3 准备 Qubit dsDNA Mix 测定 PCR 产物浓度并记录。

表格 2-3 Qubit dsDNA Mix

组分	单个反应体积
Invitrogen™ Qubit dsDNA HS Buffer	198 μL
Qubit dsDNA HS Reagent 200×	1 μL
PCR产物	1 μL
Total	200 μL



QC 震荡混匀后测浓度并记录，浓度通常高于 5 ng/μL。

d. PCR 产物进行 0.8x 磁珠纯化；

- 1) PCR 产物 (100 μL) 与室温平衡好的磁珠按照 1:0.8 混合，震荡混匀，室温孵育 **10 min**；
- 2) 加 200 μL 80% 乙醇漂洗，应使用新鲜配制并平衡至室温的 80% 乙醇。漂洗过程中离心管应始终置于磁力架中，移液器吸头应在远离磁力架的管壁上操作，请勿吸打、搅动磁珠。将离心管保持磁力架上；
- 3) 弃上清，重复步骤 2)；
- 4) 弃上清，室温晾干 **5-8 min**，直至磁珠表面无反光、无开裂；
- 5) 加 42 μL 的 TE 回溶，震荡混匀后室温静置 **5 min**，瞬时离心，磁力架静置 **3-5 min**，待液体澄清后回收上清。




... 保留上清。


e. 取 1 μL 片筛产物，先用 Qubit dsDNA HS Kit 检测浓度并记录，再通过 Bioanalyzer、Tapestation (Agilent Technologies)、LabChip® GX、GXII、GX Touch(PerkinElmer)、Fragment Analyzer™ (Advanced Analytical) 等基于电泳分离原理的设备对 PCR 扩增产物进行片段分布检测。

03

时空转录组 FFPE 文库结构和测序

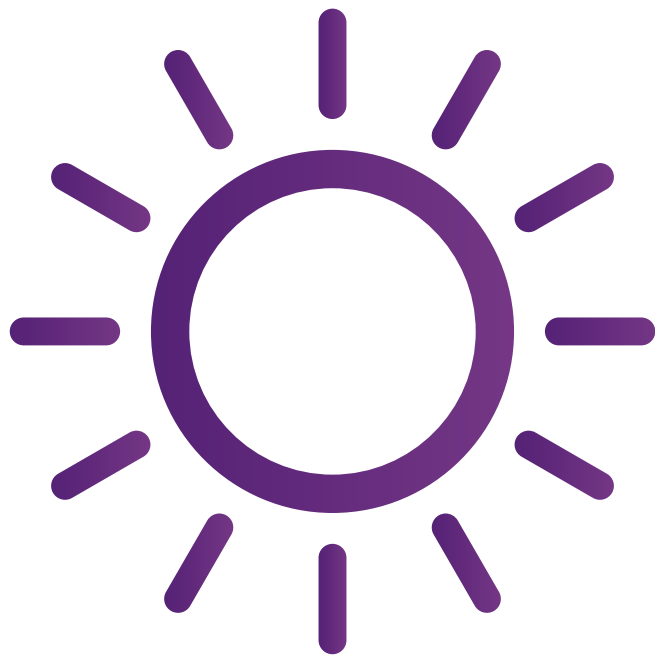

3.1. 文库结构

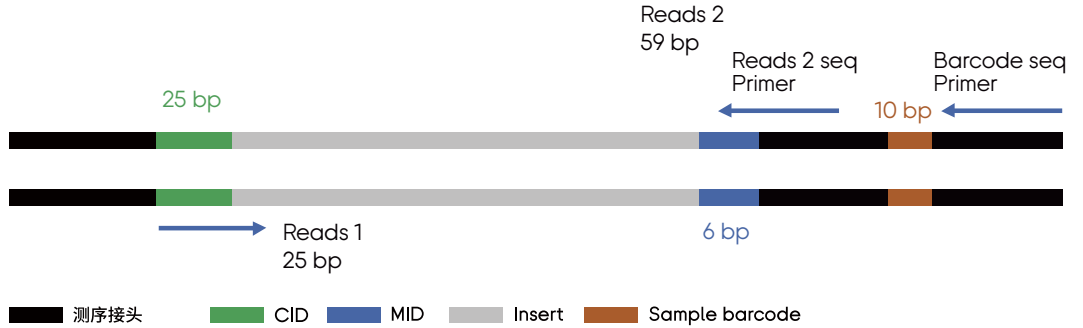

图二. 时空转录组FFPE文库结构

请参考试剂盒《[MGISEQ-2000RS 时空可视化试剂套装 \(G400 STO FCL PE75\)](#) 货号：[940-001887-00](#)》或者《[DNBSEQ-T7RS 时空可视化试剂套装 \(T7 STO FCL PE75\)V4.0](#) 货号：[940-001895-00](#)》说明书制备 DNB 测序；推荐取 60 ng 文库投入。

3.2. 适配测序仪

MGISEQ-2000

DNBSEQ-T7

3.3. 文库测序类型

- 25 (read1) +59 (read2)
- 25 (read1) +59 (read2) +10 (Sample Barcode)

测序前请仔细阅读对应的说明书，并严格按照说明书的内容进行操作。如有任何测序疑问，请您随时联系当地的华大智造客户经理或技术支持。

附录A. PCR Barcode Primer Mix 使用规则

Stereo-seq 16 Barcode 扩增试剂盒可提供 16 种 PCR Barcode Primer Mix，为满足大量样本批量化建库、多样本混合测序而研发。本试剂盒基于碱基平衡的设计原则，经过反复实验测试，挑选了最佳的 Barcode 组合，为保证最佳效果，使用时请仔细阅读下方使用规则。



⚠️ 如不同文库使用相同的Barcode组合，则不能在同一条lane中测序。

基于碱基平衡的设计原则，在使用时需将 PCR Barcode Primer Mix 成组使用，试剂盒中包含的 PCR Barcode Primer Mix 具备如下的分组规则：

4 个 PCR Barcode Primer Mix 成组：1~4、5~8、9~12、13~16，共计 4 组。

⚠️ PCR Barcode Primer Mix 使用前必须先离心将液体聚集于管底，轻柔地揭开管盖，防止液体飞溅，避免交叉污染；使用时需用移液器吸打混匀液体并瞬时离心；使用完毕后需及时盖好管盖。

⚠️ 不同PCR Barcode Primer Mix混合方法：取等体积混合成Mix后加入样本中。

当每个样本数据量要求相同时

不同样本数目可参考下表所示的推荐 Barcode组合方案。

PCR Barcode Primer Mix 使用规则参考

文库数/lane	方法 1	方法 2	方法 3	方法 4
1	1~4	5~8	9~12	13~16
2	文库 1: 1~2	文库 1: 5~6	文库 1: 9~10	文库 1: 13~14
	文库 2: 3~4	文库 2: 7~8	文库 2: 11~12	文库 2: 15~16
3	文库 1: 1	文库 1: 5	文库 1: 9	文库 1: 13
	文库 2: 2	文库 2: 6	文库 2: 10	文库 2: 14
	文库 3: 3~4	文库 3: 7~8	文库 3: 11~12	文库 3: 15~16
4	文库 1: 1	文库 1: 5	文库 1: 9	文库 1: 13
	文库 2: 2	文库 2: 6	文库 2: 10	文库 2: 14
	文库 3: 3	文库 3: 7	文库 3: 11	文库 3: 15
	文库 4: 4	文库 4: 8	文库 4: 12	文库 4: 16
5	文库 1: 1	文库 1: 5	文库 1: 9	文库 1: 13
	文库 2: 2	文库 2: 6	文库 2: 10	文库 2: 14
	文库 3: 3	文库 3: 7	文库 3: 11	文库 3: 15
	文库 4: 4	文库 4: 8	文库 4: 12	文库 4: 16
	文库 5: 任选其余三组中一组	文库 5: 任选其余三组中一组	文库 5: 任选其余三组中一组	文库 5: 任选其余三组中一组

文库数/lane	方法 1	方法 2	方法 3	方法 4
6	文库 1: 1	文库 1: 5	文库 1: 9	文库 1: 13
	文库 2: 2	文库 2: 6	文库 2: 10	文库 2: 14
	文库 3: 3	文库 3: 7	文库 3: 11	文库 3: 15
	文库 4: 4	文库 4: 8	文库 4: 12	文库 4: 16
	文库 任选其余三组中 5-6: 两组	文库 任选其余三组中 5-6: 两组	文库 任选其余三组中 5-6: 两组	文库 任选其余三组中 5-6: 两组
7	文库 1: 1	文库 1: 5	文库 1: 9	文库 1: 13
	文库 2: 2	文库 2: 6	文库 2: 10	文库 2: 14
	文库 3: 3	文库 3: 7	文库 3: 11	文库 3: 15
	文库 4: 4	文库 4: 8	文库 4: 12	文库 4: 16
	文库 参照 3 文库数/lane 5-7: 选择组合 (避开 1-4)	文库 参照 3 文库数/lane 5-7: 选择组合 (避开 5-8)	文库 参照 3 文库数/lane 5-7: 选择组合 (避开 9-12)	文库 参照 3 文库数/lane 5-7: 选择组合 (避开 13-16)
8	4 个 PCR Barcode Primer Mix 成对组合中任选两组			
8n+x (n=1, x=1-8, 总 计 9-16 个)	分两步操作: 1. 文库 1-8 分成 1 组, 采用上述 8 文库数/lane 方法添加 PCR Barcode Primer Mix。 2. 剩余文库分成 1 组, 根据 x 的数值, 采用上述对应的 1-8 文库数/lane 方法添加 PCR Barcode Primer Mix, 并注意按照对应要求加不同组别的 PCR Barcode Primer Mix。			



不同 PCR Barcode Primer Mix 混合方法: 取等体积混合成 Mix 后加入样本中。例如 2 文库数 /lane (如 1~4, 将 1 和 2 等体积混合成 Mix 后加入样本 1 中, 将 3 和 4 等体积混合成 Mix 后加入样本 2 中)。

当文库数据量要求不相同时

需遵循在一条 lane 中数据量要求大于 20% 的文库需使用成组的 PCR Barcode Primer Mix。



示例: 有 9 个文库 pooling 于一条 lane 中, 其中有 1 个文库要求数据量为 30%, 此时需采用如下方案: 如其他 8 个文库分别使用 PCR Barcode Primer Mix 1~8, 则这一个文库不可使用单一 PCR Barcode Primer Mix, 而是要使用不重复且成组的 PCR Barcode Primer Mix 9~12 或 13~16。